

	ETÜV (Jeio Tech - Lab Companion ON-21E) KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL-03
		İlk Yayın Tarihi	08.08.2015
		Revizyon Tarihi	18.04.2016
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/1

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	08.08.2015	İlk Yayın.
01	18.04.2016	Yürürlük yetkilisinin değişimi

1. AMAÇ

Bu talimat Üniversitemizin Temel Uygulamalar Laboratuvarında bulunan Etüv cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler

2. KAPSAM

Bu talimat Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Temel Uygulama Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

5.2. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.

5.3. Cihazın kapağını açınız.

5.4. Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.

5.5. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.

5.6. “Temp” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız ve enter “□” butonuna basınız.

5.7. “Timer” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız ve enter “□” butonuna basınız.

5.8. “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.

5.9. İşlem tamamlandığında, “time” ekranı sıfırlanacaktır ve cihaz sesli uyarı sinyali verecektir. Cihaz tam olarak durmadan asla kapağı açmayınız.

5.10. Etüvü soğumaya bırakın daha sonra kapağı açınız.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

Hazırlayan Öğr. Gör. Dr. Deniz YALÇINKAYA	Sistem Onayı Prof. Dr. Servet ÖZGÜR	Yürürlük Onayı Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
--	--	--